

Baby Gravimat®
Gravimetric dilutor

法国 Interscience 系列 BabyGravimat 自动稀释器

操作容易 —— 快速精确 —— 集成设计



500-230
BabyGravimat 自动稀释器

- ✓ 仅按二键即可稀释
- ✓ 小巧精致，易于操作
- ✓ 稀释倍数从 1/2 至 1/99(对倍稀释和 99 倍稀释)
- ✓ 具有分配功能
- ✓ 快速计算
- ✓ 自动记录袋重
- ✓ 固定臂，无机械部件
- ✓ 微处理器控制

BabyGravimat 可以自动快速完成对任意重量样品的稀释，具有人类工程学的设计，给使用者带来非常舒适的工作位置。

BabyGravimat 的操作只是简单地把开袋器(BagOpen)放在天平上，放上样品滤袋(BagFilter)，回零，选择适当的稀释倍数，加入样品，按动开关，稀释液即可快速准确的加入到样品滤袋中，而完成稀释工作。

技术指标

● 稀释时间: <20 秒 (250ml)	● RS232 输出接口
● 稀释倍数: 1/2 至 1/99	● 不锈钢外壳，便于清洗
● 准确度: <0.1g (样品重); >99% (液体分配)	● 净重: 8kg
● 最大称重: 1000g	● 规格: 350 x 250 x 160mm
● 液体分配: 准确度 0.1g	● 电源: 220V/110V, 50/60Hz
标准配置包括: 输液管支架、蠕动泵头(单头/双头)、BagOpen 开袋器、每个泵头含两套分配组件、CD-ROM、电源线和操作手册以及 BagFilter 400、BagPage ⁺ 400 和 Bag Rfilter 样品袋各一包	



去皮重
结果准确度
开始稀释或分配
停止或退出功能键
自动计算

稀释倍数的调整
或分配液体重量

泵的选择

稀释或分配方式选择



北京吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

中国总代理:	北京吉诺思科贸有限公司
北京市海淀区长春桥路 11 号北京亿诚大厦 C2-502 室 (邮政编码: 100089)	
电话: (010) 51659588 传真: (010) 82034493 免费咨询电话: 800-810-0977	
公司网站: http://www.geno-tech.com.cn 电子信箱: info@geno-tech.com.cn	