

VWR-CBS 微型双槽垂直电泳仪

Vertical Mini Gel Systems, CBS Scientific

CBMGV-系列微型垂直电泳仪是专为聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶电泳设计的垂直小型电泳系统, 较小尺寸的体系允许快速分析样品, 并减少凝胶和缓冲液及所需昂贵试剂的使用, 降低分析成本。主要应用包括: 微型 SDS-PAGE, 微型 2-D 电泳和微型琼脂糖凝胶分离。

CBMGV-系列微型垂直电泳仪适合大多数市售的预制凝胶, 提供 2 种规格的凝胶, CBMGV-102 和 CBMGV-202 采用 11.3W x 10H cm 的玻璃板或 10x10cm 预制凝胶和模型 CBMGV-302 和 CBMGV-402 使用 10Wx8H cm 的玻璃板或 8x10cm 的预制凝胶。



双槽系统(CBMGV-202 和 CBMGV-402)在相同的缓冲条件下提供双微型凝胶电泳同时运行能力, 并配有冷却液循环口的冷却室。

VWR-CBS 微型双槽垂直电泳仪的技术参数

产品编号	CBMGV-302	CBMGV-402	CBMGV-102	CBMGV-202
电泳槽数	单	双	单	双
胶板容量	1	2	1	2
缓冲液容量	110 ml	205 ml	155 ml	250 ml
玻璃板规格	10(W) x 8(H) cm		11.3(W) x 10(H) cm	
预制胶规格	ClearPAGE™ 10(W) x 8(H) cm		ClearPAGE™ 10(W) x 10(H) cm	
外观尺寸	16.5(W) x 15.2(L) x 21.6(H) cm		16.5(W) x 15.2(L) x 21.6(H) cm	
运行时间	35 - 40 分钟		30 - 60 分钟	
制胶系统	GCX-204/GCX-204K		GCC-204/GCC-204K	
转印系统	EBU-204 或 EBX-700		EBU-204 或 EBX-700	

每套系统包括: 垂直微凝胶单元、磨边和抛光的 Gel-Wrap™玻璃板、精密加工和不破碎的 PVC 材质的 Gel-Wrap™ Spacer、快速和简单的凝胶制备 Gel-Wrap™垫片、精密加工的 0.75mm, 10 孔梳子和压铸成型聚丙烯弹簧夹(2 个小夹子用于连接玻璃板夹层和三个大夹子用于凝胶注入)。双槽系统包含: 电泳单元、2 套玻璃板、2 个垫片、2 把梳子和 10 个夹子(6 大 4 小), 电泳系统还包括垂直的微型凝胶单元, 安全盖和电源线。

VWR-CBS 微型双槽垂直电泳仪的产品信息

产品编号	产品描述
CBMGV-202	CBS 微型双槽垂直电泳系统, 11.3 x 10 cm (现货)
CBMGV-402	CBS 微型双槽垂直电泳系统, 10 x 8 cm
CBMGV-202-U	CBS 微型双槽垂直电泳槽, 11.3 x 10 cm
CBMGV-402-U	CBS 微型双槽垂直电泳槽, 10 x 8 cm
CBMGV-102	CBS 微型单槽垂直电泳系统, 11.3 x 10 cm
CBMGV-302	CBS 微型单槽垂直电泳系统, 10 x 8 cm
CBMGV-302-U	CBS 微型单槽垂直电泳槽, 10 x 8 cm
CBMGV-102-U	CBS 微型单槽垂直电泳槽, 11.3 x 10 cm

VWR-CBS 微型双槽垂直电泳仪的附件信息

产品编号	产品描述
CBMVX-0510	0.5 mm x 10-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-0510	0.5 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0514	0.5 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-0514	0.5 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-0518	0.5mm x 18 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-0501	0.5 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-0501	0.5 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0503M	0.5 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0503E	0.5 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0507	0.5 mm x 7-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0509	0.5mm x 9 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0710	0.75 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-0710	0.75 mm x 10-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVX-0714	0.75 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-0714	0.75 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0701	0.75 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-0701	0.75 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-0703M	0.75 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0703E	0.75 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-0707	0.75 mm x 7-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1010	1.0 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1014	1.0 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-1014	1.0 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1001	1.0 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-1001	1.0 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1003M	1.0 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1003E	1.0 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1510	1.5 mm x 10-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-1510	1.5 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1514	1.5 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-1514	1.5 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1518	1.5mm x 18 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1501	1.5 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-1501	1.5 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1503M	1.5 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1503E	1.5 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1507	1.5 mm x 7-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1509	1.5mm x 9 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-1010	1mm x 10 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1018	1mm x 18 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-1009	1mm x 9 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-2010	2.0 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-2010	2.0 mm x 10-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-2014	2.0 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-2014	2.0 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVX-2001	2.0 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-2001	2.0 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202

VWR-CBS 微型双槽垂直电泳仪的附件信息

CBMVC-2003M	2.0 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-2003E	2.0 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-2007	2.0 mm x 7-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-2018	2mm x 18 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-2009	2mm x 9 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3010	3.0 mm x 10-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-3010	3.0 mm x 10-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVX-3014	3.0 mm x 14-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-3014	3.0 mm x 14-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVX-3001	3.0 mm x 1-Well-10 cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVC-3001	3.0 mm x 1-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3003M	3.0 mm x 2-Well + Middle Marker-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3003E	3.0 mm x 3 Equal Wells-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3007	3.0 mm x 7-Well-11.3 cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3018	3mm x 18 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVC-3009	3mm x 9 well-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVE-0510	Gel Wrap Gasket, 0.50 mm Thick
CBMVE-0710	Gel Wrap Gasket, 0.75 mm Thick
CBMVE-1010	Gel Wrap Gasket, 1.00 mm Thick
CBMVE-1510	Gel Wrap Gasket, 1.50 mm Thick
CBMVE-2010	Gel Wrap Gasket, 2.00 mm Thick
CBMVE-3010	Gel Wrap Gasket, 3.00 mm Thick
CBMVE-0508	Gel Wrap Gasket 0.5mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVE-0708	Gel Wrap Gasket 0.75mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVE-1508	Gel Wrap Gasket 1.5mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVE-1008	Gel Wrap Gasket 1mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVE-2008	Gel Wrap Gasket 2mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVE-3008	Gel Wrap Gasket 3mm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-0510R	Gel Wrap Spacer set 0.5mm x 10cm-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBMVS-0508R	Gel Wrap Spacer set 0.5mm x 8cm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-0708R	Gel Wrap Spacer set 0.75mm x 8cm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-1508R	Gel Wrap Spacer set 1.5mm x 8cm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-1008R	Gel Wrap Spacer set 1mm x 8cm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-2008R	Gel Wrap Spacer set 2mm x 8cm-10cm, CBMGV-302 and CBMGV-402
CBMVS-3010R	Gel Wrap Spacer set 3mm x 10cm-11.3cm, CBMGV-102 and CBMGV-202
CBGT-0507	I.E.F Glass Tube, 0.5 mm ID
CBGT-0707	I.E.F Glass Tube, 0.75 mm ID
CBGT-1007	I.E.F Glass Tube, 1.0 mm ID
CBGT-1507	I.E.F Glass Tube, 1.5 mm ID
CBTGA-S3	Solid Stopper
CBMVS-1510R	Spacer Set, 2 Side Spacers-PVC, 1.5 mm Thickness, 10 cm Length
CBMVS-0710R	Spacer Set, 2 Side Spacers-PVC, 0.75 mm Thickness, 10 cm Length
CBMVS-2010R	Spacer Set, 2 Side Spacers-PVC, 2 mm Thickness, 10 cm Length
CBMVS-1010R	Spacer Set, 2 Side Spacers-PVC, 1 mm Thickness, 10 cm Length
CBTXA-100	Tube Gel Extractor
CBTGA-G3	Tube Grommets
CBGPC-0003	White Clamp for Vertical Mini-Gel Units